

3M Ciencia.
Aplicada a la vida.™

Tecnología de puntos abrasivos para romper las biopelículas y mejorar la recolección de muestras.

Hidratado con Neutralizante de Amplio Espectro.

Un nuevo estándar de muestreo

Sea más productivo con el **3M™ Environmental Scrub Sampler**.

Ahora puede agregar una solución de muestreo a su programa de monitoreo ambiental que está diseñada para ser compatible con las Placas 3M™ Petrifilm™ y el 3M™ Sistema de Detección Molecular, y es eficaz neutralizando los desinfectantes que se suelen encontrar en la industria alimentaria.

Certificado AOAC® *Performance Tested Methods*™ 022104.*

Solicite una prueba gratuita en go.3M.com/RecoleccionDeMuestras

*El 3M™ Environmental Scrub Sampler con 10 ml de Neutralizante de Amplio Espectro es el primer y único dispositivo de recolección de muestras y solución neutralizante al que se le otorgó la certificación AOAC® *Performance Tested Method*™.




Presentamos una nueva clase de capacidad

Deseará conocer el 3M™ Environmental Scrub Sampler con 10 ml de Neutralizante de Amplio Espectro, una solución innovadora para aplicaciones de muestreo microbiológico ambiental. Neutraliza eficazmente los desinfectantes comúnmente usados y permite un tiempo de espera de la muestra de hasta 96 horas. El mango está diseñado para ser ergonómico, detectado por detectores de metales y se puede separar cómodamente en un solo paso para facilitar el uso.

Environmental Scrub Sampler

- 1 El diseño ergonómico del mango se ajusta a diversos tipos de agarre.
- 2 El mango contiene un aditivo para hacerlo detectable por detectores de metales.
- 3 Color brillante para darle visibilidad en entornos de procesamiento de alimentos.
- 4 Separación con un simple giro.
- 5 Mantiene su integridad cuando se recolectan muestras en superficies irregulares.
- 6 Producto compuesto multicapa no tejido diseñado para recolección, liberación y absorbencia.
- 7 Hidratado con 10 ml de neutralizante de amplio espectro propiedad de 3M.
- 8 Tecnología de puntos abrasivos para romper las biopelículas y mejorar la recolección de muestras.

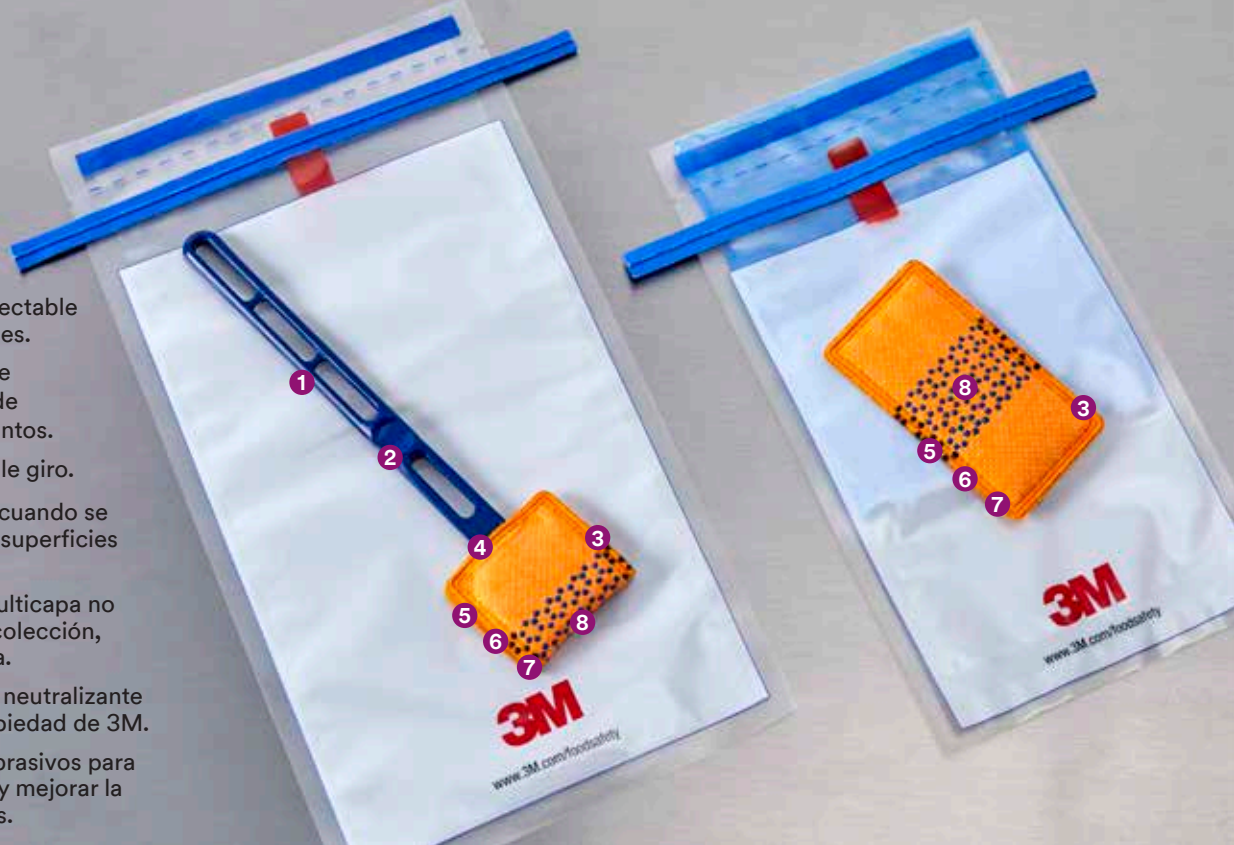

Neutralizante de amplio espectro

- Formulado para neutralizar eficazmente los desinfectantes comunes, incluidos desinfectantes de amonio cuaternario, limpiadores altamente ácidos, a base de cloro, de peróxido de hidrógeno y a base de ácido peroxiacético.
- Libre de componentes alergénicos conocidos, inhibidores de PCR conocidos, materiales de origen animal y componentes elaborados a partir de organismos modificados genéticamente (OMG).
- Diseñado para ser compatible con 3M™ Placas Petrifilm™ y el 3M™ Sistema de Detección Molecular.
- Permite un tiempo de espera de hasta 96 horas.

Descripción	N.º de catálogo	Cantidad
3M™ Environmental Scrub Sampler Stick con 10 ml de Neutralizante de Amplio Espectro.	ESS10WSN	100/caja
3M™ Environmental Scrub Sampler con 10 ml de Neutralizante de Amplio Espectro y guantes.	HES10WSN2G	100/caja

3M

3M Food Safety
 Av. Santa Fe No. 190
 Col. Santa Fe | 01210
 Ciudad de México
 + 52 55 8027 2966
3m.com.mx/3M/es_MX/food-safety-la/

Intégrelo a su programa de monitoreo ambiental en go.3M.com/RecoleccionDeMuestras

3M y Petrifilm son marcas comerciales de 3M.
 Recicle. Impreso en EUA.
 © 3M 2021. Todos los derechos reservados. 70-2011-5246-2